

キャッチホルム

ホルムアルデヒド吸着剤

キャッチホルム

箱タイプ




キャッチホルム

マルチタイプ



- ・粘着シート付
- ・吊り下げ穴付、スタンド可能なクリアケース

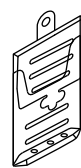

◁ スタンド可能
クリアケース

ホルムアルデヒドのばく露を軽減

置くだけ・貼るだけ・吊るすだけで、高濃度から低濃度のホルムアルデヒドを吸着

■ 特長


- ・検査室や研究室の狭い空間（保管庫やゴミ箱など）に設置することで、開閉時のホルムアルデヒドガスによるヒトへのばく露を軽減。作業環境を改善します

■ 使用例

- ・ホルマリンや臓器保管庫 / ・検体の輸送、保管ボックス / ・ホルマリン付着の廃棄物入れ

置いて使える 箱タイプ

- ・手軽に置くだけ置き型タイプ

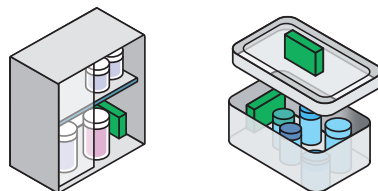

置く

詰替えて使える マルチタイプ




- ・中身を簡単に詰替えて交換。リユース可能、クリアケースのマルチタイプ



貼る

◁ 粘着シートで貼って
中身を交換するだけ

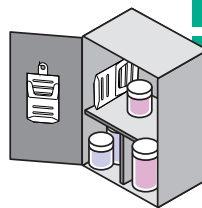

置く

吊る

- ・置く/貼る/吊る、使い方自由自在


● ホルムアルデヒドの吸着効果試験

《試験方法》

13リットルのガラス製デシケーター内に所定濃度のホルムアルデヒドを注入し、製品(キャッチホルム50g)を投入後、検知管にてホルムアルデヒド濃度を一定時間ごとに測定した。

《試験結果》

製品使用時では、13ppmのホルムアルデヒド濃度が15分後1ppmまで低下し、1時間後には0.5ppmとなり、2時間以降は検出限界以下となった。

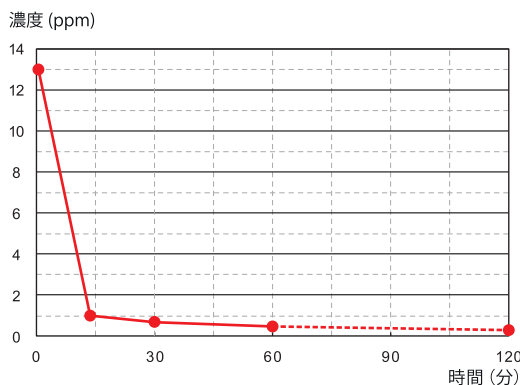

■ 製品情報

商品コード	タイプ	サイズ	包装単位
310-100-2	箱	W14.8×D2.5×H10.5cm	5 個
310-100-3			10 個
310-103-1	マルチ	W10.5×D2.5×H15.5cm	5 個 不織布袋5個、マルチケース2個
310-104-1			10 個 不織布袋10個、マルチケース4個

【有効期間】

環境により異なりますが、開封後3ヶ月が目安です。

【保管】

本品はアルミチャック袋に入っています。袋を開封せずに保管してください。

【廃棄】

使用後は本品を梱包していたアルミチャック袋に入れ、産業廃棄物(不燃物)として処分してください。

【素材】

- ・外袋: プラスチック(PE, M, PET)
- ・内袋: 不織布
- ・ケース: プラ(マルチケース)
- ・内容物: 天然物(固体) 50g

■ 関連製品:

Fume Raze (フュームレイズ)

キャッチホルムフィルタでホルムアルデヒド吸着

多目的有害ガス除去装置

- ・ 3種類のフィルタから選択可能
- ・ 用途に応じてフィルタ入れ替え
- ・ コンパクトで軽量
- ・ 電源ひとつで簡単稼働、工事は不要



(3種類のフィルタ)

ホルムアルデヒド吸着	キャッチホルムフィルタ
キシレン吸着	キャッチキシレンフィルタ
4大悪臭吸着	キャッチシューフィルタ

サイズ	W25×D28×H27cm
重量	4.6kg (フィルタ除く)
定格電圧	100V、50/60Hz
消費電力	10.0W (50Hz) 14.6W (60Hz)

仕様は予告無く変更される場合があります。

発売元

FALMA

www.falma.co.jp

株式会社 ファルマ

東京営業所
〒151-0065 東京都渋谷区大山町 36-7
TEL 03(6407)2570 FAX 03(3465)0300

大阪営業所
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 5-1-3
TEL 06(6397)2411 FAX 06(6397)2852

2307004