

# キャッチホルム

箱  
タイプ

置くだけ・貼るだけ・吊るすだけで  
高濃度から低濃度のホルムアルデヒドを吸着、分解



マルチ  
タイプ

置き場所、自由自在！  
(置く・貼る・吊るす)  
交換簡単！  
リユース可能なケース



左：本体 右：マルチケース

## 特長

保管庫やゴミ箱に設置することで  
開閉時のホルムアルデヒドガスによる  
暴露を軽減することができます。

## 使用例

- ・湿臓器保管庫
- ・検体の輸送、保管ボックス
- ・ホルマリン付着の廃棄物入れなど

## 【ホルムアルデヒドの吸着効果試験】


### 《試験方法》

13 リットルのガラス製デシケター内に所定濃度のホルムアルデヒドを注入し、製品（キャッチホルム 50g）を投入後、検知管にてホルムアルデヒド濃度を一定時間ごとに測定した。


### 《試験結果》

製品使用時では、13ppm のホルムアルデヒド濃度が 15 分後 1ppm まで低下し、1 時間後には 0.5ppm となり、2 時間で降は検出限界以下となった。

### 《試験結果》

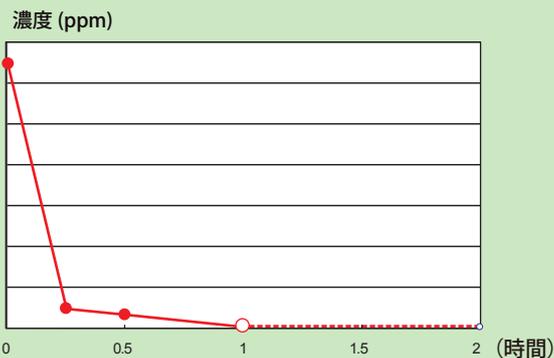


置く

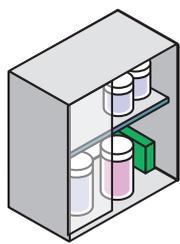

箱  
タイプ

保管庫内などに

貼る

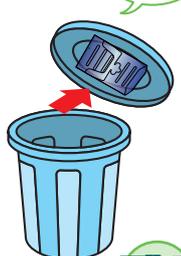

マルチ  
タイプ

交換作業が便利になりました (粘着シート入り)

吊るす



マルチ  
タイプ

扉の裏に吊るせばスペースをとりません (吊り下げ穴付)

- ・保管方法： 本品はアルミチャック袋に入っています。袋を開封せず保管して下さい。
- ・有効期間： 環境により異なりますが、開封後3ヶ月が目安です。
- ・廃棄方法： 使用後は本品を梱包していたアルミチャック袋に入れ、産業廃棄物（不燃物）として処分して下さい。

- ・包装形態： 箱タイプ 5個、10個  
マルチタイプ 5個 (マルチケース入り2個と詰替用3個)  
10個 (マルチケース入り4個と詰替用6個)
- ・外寸法： [箱タイプ] 14.8×2.5×9.8cm  
[マルチタイプ] 10.5×2.5×15.5cm
- ・外袋： プラスチック (PE, M, PET) ・ケース： プラ (マルチケース)
- ・内袋： 不織布 ・内容物： 天然物 (固体) 50g

仕様は予告無く変更される場合があります。

発売元 株式会社 ファルマ

FALMA

東京営業所  
〒151-0065 東京都渋谷区大山町36-7  
TEL 03(6407)2570 FAX 03(3465)0300  
大阪営業所  
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-3新大阪生島ビル  
TEL 06(6397)2411 FAX 06(6397)2852  
<http://www.falma.co.jp>