

パラワイプ

マイクロトーム・装置類および作業台に付着した
パラフィンをきれいに除去できます。



(50枚入)・1本・3本・6本

【使用上の注意】

- ・顔や手を拭くためには使用しないでください。
- ・火気の付近では使用しないでください。
- ・長時間使用される場合は、保護メガネ、保護手袋を着用し、換気に注意してください。
- ・万一服に入った場合は、水できれいに洗い流してください。
- ・小児の手の届くところ、高温となるところや直射日光の当たるところには置かないでください。
- ・開けたまま放置すると乾燥しますので、ご使用後はフタをきちんと締めてください。

主成分：脂肪族炭化水素（一般式 C_nH_{2n+2} で表される鎖式飽和炭化水素で、毒性の高いベンゼン環を含みません）

特長

超極細繊維不織布（ポリプロピレン 100%）にパラフィンを除去する安全性の高い溶剤を含ませてありますので、安心してお使い頂けます。

用途

- ・パラフィンブロックの薄切終了後、マイクロトームとその周辺に付着したパラフィンを簡単に除去できるだけでなく、再付着防止にも効果があります。
- ・簡単に拭き取れるので、作業台・装置等にも幅広く使用でき、作業環境の改善に役立ち能率アップに効果的です。
- ・金属、木、プラスチックに使用できます。（念のため、小範囲で予備テストしてからお使いください。）

Q&A

Q: パラワイプの用途は何ですか？

A: マイクロトーム・装置類および作業台に付着したパラフィンの除去に使用します。金属、木、プラスチック類にも使用できますが、目立たない部分で変化のないことを試してからお使い下さい。

Q: パラワイプに含まれる溶剤の主成分は何ですか？

A: 低毒性の脂肪族炭化水素（一般式 C_nH_{2n+2} で表される鎖式飽和炭化水素）です。キシレンのように毒性の強いベンゼン環を含まないので劇物指定ではなく、またPRTR法*にも該当しない化学物質ですので、安心して使用できます。（PRTR法: 特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理改善の促進に関する法律）

Q: 使用後は一般ゴミとして廃棄できますか？

A: 一般ゴミとして廃棄できますが、組織、血液などが含まれる場合は医療廃棄物として処理して下さい。

Q: 使用上の注意は何ですか？

A: 安全な溶剤を使用していますが、脱脂されますので手荒れの原因になる方、長時間使用される場合は手袋などを着用してご使用下さい。

仕様は予告無く変更される場合があります。

発売元

株式会社 ファルマ

東京営業所
〒151-0065 東京都渋谷区大山町36-7
TEL 03(6407)2570 FAX 03(3465)0300

大阪営業所
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-3新大阪生島ビル
TEL 06(6397)2411 FAX 06(6397)2852
<http://www.falma.co.jp>

取扱店

FALMA