

ポントドライ 4A

新発売

消耗品

代替キシレンの水分・アルコール対策に



- 入れるだけで簡単に脱水・脱アルコール対策! 試薬も長持ち
- 透徹槽のキシレン代替品槽に沈めるだけ! 不要な水分・アルコールを吸着し、染色トラブルを防止
- 袋詰め不要、回収も楽々
- 手染色、自動染色装置「FAL Stainer」の試薬槽に*

用法

- ・透徹槽1つにつき、1個(5g)をご使用ください
1個につき、約1mLの水分を吸収します(目安)
- ・透徹槽に投入後、24時間放置してから染色にお使いください

自動染色装置 FAL Stainer

※手染色の他、弊社の自動染色装置「FAL Stainer」にも使用できます。



使用例

- ・キシレン代替品を入れている試薬槽に沈めて使用
- ・前槽から持ち込むアルコール対策にも

- ・交換の目安は水分指示薬付きモレキュラーシーブでご確認ください。
- ・本製品の不織布は再生に適しておりませんので加熱しないでください。
- ・空気中の水分を吸着するため、チャック袋をしっかり閉じ、水分を避けて保管してください。
- ・FALStainer 以外の染色装置にご使用の際は、ご検証の上でご使用ください。



透徹槽の底に沈むように本製品をご投入ください。

不織布の薄い面が表になる様に投入してください。

スライドラックに干渉しない様、投入位置については十分ご確認ください。

商品コード	サイズ	包装単位
808-100-1	85×40 mm	1 パック (25 個入)
808-100-2		4 パック (1/パック25個入 / 計100個)

仕様は予告無く変更される場合があります。

発売元

FALMA

株式会社 ファルマ

東京営業所
〒151-0065 東京都渋谷区大山町36-7
TEL 03(6407)2570 FAX 03(3465)0300
大阪営業所
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-3
TEL 06(6397)2411 FAX 06(6397)2852
<http://www.falma.co.jp>