




# ホルマリン液 中和マット

【製品名：ファンパッドLC】


■ 切り出しやすく、毛羽立たないマット

1枚でホルマリンを50～100cc程度を処理

- 小さな組織を切り出す際には、事前にカットしておくことでマットを無駄なく、使用できます。
- 切り出し前の組織を水洗した際には、ウエス、不織布やファンパッドGLで水分を拭き取っておくと効果が期待できます。
- マットに中和可能な量を超えて吸収させていなければ、破棄の際に袋に入れる必要はありません

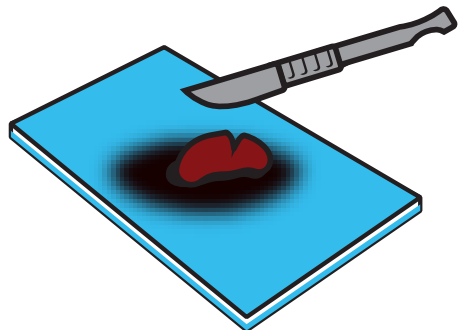

まな板やコルクボードに敷き、解剖や組織切り出し時に流出するホルマリンを吸収、中和します。

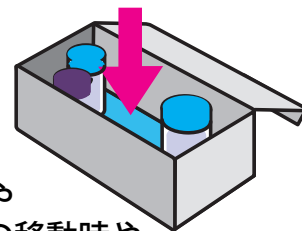

貯蔵ビンや組織容器の移動時や長期保管時に備え、下に敷いておくと効果的です。

より詳しい説明、その他の使い方、使用上の注意、廃棄方法等は付属の使用説明書に記載しています。必ずあわせてお読み下さい。